

MIPAR 体験版インストール手順(Windows 版)

画像解析ソフトウェア MIPAR の体験版をお申込みいただき有難うございます。

インストールプログラムの準備

下記のダウンロードページを開きます。

<https://www.lightstone.co.jp/mipar/learning.html#10>

※Windows 版を選択して、インストールプログラム



MIPAR_vXXXX_Installer_Win.zip をダウンロードして下さい。

(XXXX はバージョン名)

インストールプログラムの実行

ダウンロードした Zip ファイルを右クリックして、一度必ずフォルダに展開してからインストールプログラムをダブルクリックして実行してください。



最初に、右の Agreement ダイアログが開きますので、「I accept the agreement」を選択して、「Next」をクリックします。

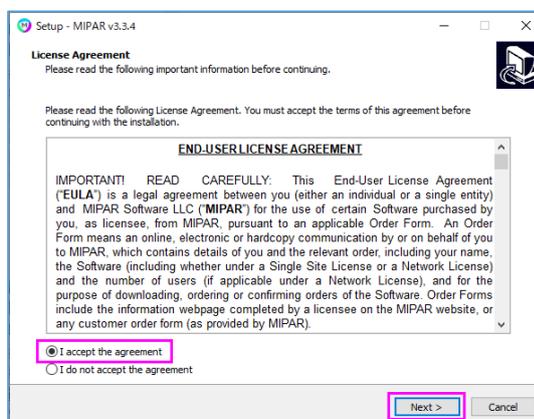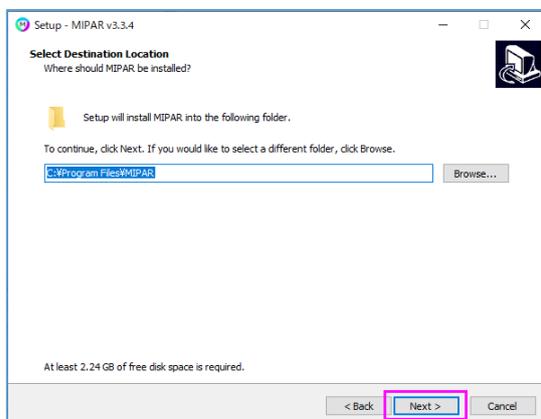

展開先のフォルダパスを指定して、「Next」をクリックします。



※保存先の変更はなるべく行わないでください。

デスクトップにショートカットアイコンを作成する場合は、チェックを入れてください。
「Next」をクリックして進みます。

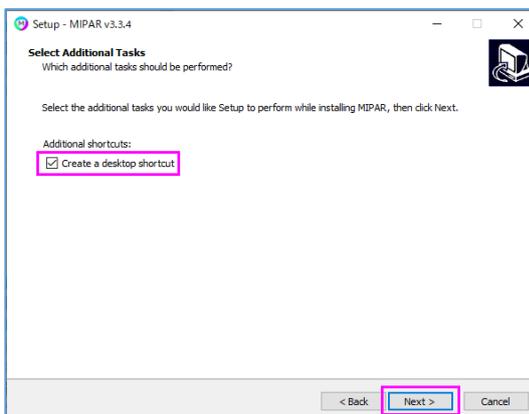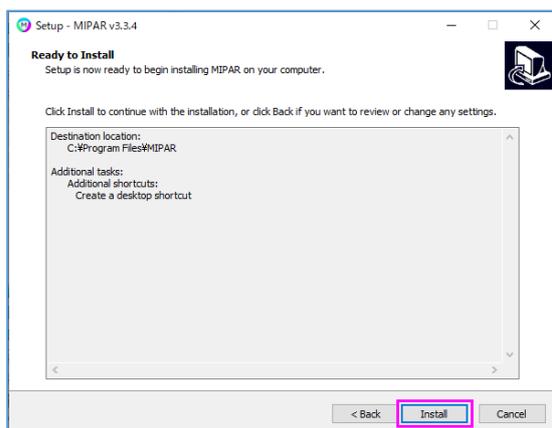

「Install」をクリックして進みます。

インストールの完了まで数分かかります。「Finish」が表示されるまで、お待ちください。

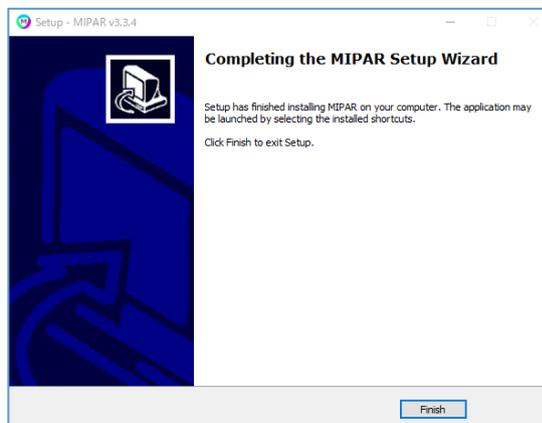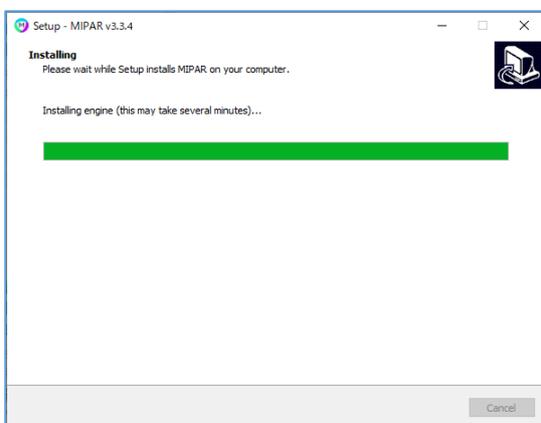

「Finish」をクリックして頂きましたら、インストールは完了です。

MIPAR を起動して頂くと、Active License の画面が開きますので、「Trial」を選択し、「Offline Activation」で体験版ライセンスキーを入力してアクティベーションを実行してください。



※一度 MIPAR をご利用頂いた PC では、2 回目の体験版はご利用頂けませんので、何卒ご了承ください。

ご不明な点がございましたら、恐れ入りますが下記までお知らせください。

株式会社ライトストーン
MIPAR テクニカルサポート Eメール: tech@lightstone.co.jp
Tel: 03-3864-5212 (平日: 9 時~18 時)